

液体密度计的日常维护和清洗

仪器型号	密度测量范围	密度精度
Digipol-D50	0 g/cm ³ 至 3 g/cm ³	±0.0003g/cm ³
Digipol-D70	0 g/cm ³ 至 3 g/cm ³	±0.00005g/cm ³



冲洗溶液一般建议：

样品	溶剂 1	溶剂 2
水溶性	水	丙酮或乙醇（无水）
酸类物质	大量水	丙酮或乙醇（无水）
油脂		丙酮或乙醇（超纯）
石化行业	甲苯或乙醚提取物	室温下使用低沸点汽油醚混合物或丙酮
高浓度糖溶液/糖浆	水	丙酮（超纯）